

磷酸酶抑制剂混合液 (100X)

Phosphatase Inhibitor Cocktail (All-in-One,100x)

冰袋运输, 保存于-20°C, 保质期 1 年

【货号规格】

| 货号 | 品名 | 规格 |
|--------|------------------|------|
| WB0212 | 磷酸酶抑制剂混合液 (100X) | 1 mL |

【产品说明】

博泰斯 biotides 的磷酸酶抑制剂混合液 (Phosphatase Inhibitor Cocktail) 是经优化的多种磷酸酶抑制剂组成的、广谱的抑制剂混合物。可广泛抑制酸性、碱性、丝氨酸/苏氨酸和酪氨酸磷酸酶。

可用于动物细胞或组织、真菌、细菌以及植物等蛋白提取及其它相关用途

可用于蛋白纯化, 免疫印迹, 免疫共沉淀, 免疫荧光, 免疫组织化学, 激酶测定等研究。

【操作步骤】

本磷酸酶抑制剂混合液是 100X, 使用时先混匀, 按照 1: 100 的比例加入到裂解液或样品溶液中。

根据实验需要, 可同时加入蛋白酶抑制剂混合液 (博泰斯 biotides 货号 WB0211), 混匀, 冰上预冷备用。

【温馨提示】

1. 本产品可分装保存
2. 不同的样品磷酸酶含量和种类不同, 可根据具体实验增加磷酸酶抑制剂混合液的用量
3. 本产品仅限于科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

【王牌产品】

| 货号 | 品名 | 规格 |
|--------|---|---------------|
| WB0211 | 蛋白酶抑制剂混合液 通用型(100X) | 1 mL |
| WB0101 | RIPA 裂解液 (强) | 100 mL |
| WB210 | SDS-PAGE 一步法凝胶快速制备试剂盒 | 62-125 Gels |
| WB1902 | 三色预染蛋白 marker 10-250 kDa | 2*250 μ L |
| PG3002 | 5 \times SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 无气味 不含 DTT 和 2-ME | 5*1 mL |
| WB1701 | 即用型转膜滤纸 | 200 sheets |
| WB7202 | 一抗二抗通用型抗体稀释液 | 500 mL |
| WB1501 | 抗体快速剥离液 膜再生液 | 500 mL |
| WB2001 | 超敏发光液 飞克级 | 100 mL |